



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТМЫВКИ

Deconex 11 Universal



Применение

Deconex 11 Universal представляет собой слабо-щелочной концентрат для очистки лабораторных стеклоизделий и другого лабораторного инвентаря. Пригоден для применения в ультразвуковых ваннах. Может применяться в различных сферах химической промышленности, а также в промышленном анализе и медицинской диагностике. Deconex 11 Universal является превосходной заменой хромовой кислоты.

Свойства

Наименование	Deconex 11 Universal
Уровень pH	11,8
Плотность, г/мл	1,1
Поверхностное натяжение, дН/см	32
Внешний вид	Белая эмульсия
Поставляемые ёмкости, л	1 и 5
Разбавитель	Деминерализованная вода
Температура хранения, °С	5 - 25
Совместимые материалы	Боросиликатное стекло, Duran [®] , кварцевое стекло, фарфор, нержавеющая сталь, хромо-никелевая сталь, полиэтилен, пролипропилен, Тефлон, силиконовая резина, натуральная резина
Несовместимые материалы	Алюминий, цинк, олово

Способ применения

Тип отмывки	Концентрация очищающего средства, %	Температура очистки, °С	Время очистки
Нормальная	1 – 2	20 – 30	1 – 2 ч
Интенсивная	2 – 5	20 – 30	6 – 12 ч
Быстрая (в УЗ ванне)	2 – 3	50 – 70	5 – 15 мин